

PDB Medium

产品规格:

Component	WS1040	Store
PDB Medium	250g/10×250g	RT, 一年
说明书	1 份	/

产品说明:

PDB 培养基是人们对马铃薯葡萄糖培养基的简称, 即 Potato Dextrose Broth(Medium)。PDB 是通用的霉菌和酵母选择性液体培养基。如用于固体培养基需要添加 2%的 Agar,本品可用于酵母和霉菌的检测、分离、计数和培养。

产品组分：（g/L）

货号	WS1039	WS1040
培养基名称	PDA Medium	PDB Medium
马铃薯浸粉	6	6
葡萄糖	20	20
琼脂	20	-
合计	46	26

注: 1.马铃薯浸粉极易吸潮，瓶装产品用后立即旋紧瓶盖，再密封，需 20℃保存。

2. 若所检样品细菌含量较低，无需添加氯霉素;细菌含量较高，培养基中需添加氯霉素。

配制方法:

1. 称取适量培养基，加入蒸馏水溶解，建议调节 pH 至 5.3;
2. 推荐 115℃灭菌 20min，也可 121℃灭菌 15min;
3. 菌株接种后 25-28℃培养 72h，液体培养接种量加倍。