

40%半乳糖溶液

产品规格:

| Component | JM1043 | Store |
|-----------|--------|--------|
| 40%半乳糖溶液 | 100ml | 4℃, 一年 |
| 说明书 | 1 份 | / |

产品组成:

| 产品组分 | JM1043 | JM1044 |
|-------|----------|----------|
| (g/L) | 40%半乳糖溶液 | 40%棉子糖溶液 |
| 半乳糖 | 400 | - |
| 棉子糖 | - | 400 |

产品说明:

本公司生产的糖溶液, 经严格的过滤除菌, 未开封常温可储存 1 年, 为酵母菌生长提供碳源, 主要用于酿酒酵母或者毕赤酵母的营养缺陷型筛选培养和表达培养, 尤其是毕赤酵母的表达培养。该系列碳源溶液为 10 倍母液, 配制培养基时应预留足够的体积。

本系列产品也可用于其他类型培养基的碳源补充。

使用方法:

1. 取相应酵母培养基，加适量水溶解。
2. pH 值在 5.8-6.0，121℃高压灭菌 15 min。
3. 待培养基冷却至 60℃左右加入相应量的糖溶液。

注意事项:

1. 该系列产品的取用应在超净工作台内操作，用完即刻旋紧瓶盖。
2. 该系列产品长期不用建议-20℃储存，尤其是使用过的产品。