

## 40%棉子糖溶液

### 产品规格:

Component	JM1044	Store
40%半乳糖溶液	100ml	4℃, 一年
说明书	1 份	/

### 产品组成:

产品组分	JM1043	JM1044
(g/L)	40%半乳糖溶液	40%棉子糖溶液
半乳糖	400	-
棉子糖	-	400

### 产品说明:

本公司生产的糖溶液，经严格的过滤除菌，未开封常温可储存 1 年，为酵母菌生长提供碳源，主要用于酿酒酵母或者毕赤酵母的营养缺陷型筛选培养和表达培养，尤其是毕赤酵母的表达培养。该系列碳源溶液为 10 倍母液，配制培养基时应预留足够的体积。

本系列产品也可用于其他类型培养基的碳源补充。

## 使用方法:

1. 取相应酵母培养基，加适量水溶解。
2. pH 值在 5.8-6.0，121℃高压灭菌 15 min。
3. 待培养基冷却至 60℃左右加入相应量的糖溶液。

## 注意事项:

1. 该系列产品的取用应在超净工作台内操作，用完即刻旋紧瓶盖。
2. 该系列产品长期不用建议-20℃储存，尤其是使用过的产品。