

胰蛋白胨大豆琼脂/TSA

产品组分:

Component	WS1121	Store
胰蛋白胨大豆琼脂/TSA	250g	RT,一年
说明书	1 份	/

产品说明:

胰蛋白胨大豆琼脂培养基/TSA(Tryptic SoyAgar)是一种通用的营养培养基,用于各种微生物的培养,也可用于阪崎肠杆菌的纯化培养和产黄色素试验。

成分组成:

成分	g/L	
胰蛋白胨	15.0g	
大豆蛋白胨	5.0g	
氯化钠	5.0g	
磷酸氢二钾	-	
葡萄糖	-	
琼脂	15.0g	
pH 值	7.3±0.2	

注: 胰蛋白胨大豆琼脂参考《中华人民共和国药典》2015 年版和GBT16294-2010 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法:3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂参考 GB4789.7-2013 食品卫生微生物学检验标准副溶血性弧菌检验。



使用方法:

- 1.称取适量培养基,加蒸馏水至1L,调节pH值至7.3±0.2:
- 2.推荐 115℃, 高压灭菌 20min, 也可 121℃高压灭菌 15 min。

注意事项:

- 1.注意无菌操作,避免微生物污染。
- 2.根据菌株生长特性,可适当调整 pH 值。
- 3.该培养基仅用于科研领域,不宜用于临床诊断或其它用途。
- 4.称量时注意粉尘,佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
- 5.干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖,避免吸潮结块。未开封产品保质期三年。 开封后根据存放条件的不同保质时间存在一定的差异。