

水盘抑菌剂(Tray Cleaner)说明书

(Cat. No. :GP5029, Protocol No. PT181206-1, Nov. 2016)

(仅供科研使用)

南京市汉中门大街 301 号 01 栋 13 层 A 座

电话: +86-25-66776730

传真: +86-25-66776701

邮编: 210036

网址: www.genloci.com



订购&技术咨询

客服/订购	技术支持
Telephone: +86-25-66776730	Telephone: +86-18066095106
Fax: +86-25-66776701	Fax: +86-25-66776701
Web: www.genloci.com	Web: www.genloci.com
E-mail: sales@genloci.com	E-mail: service@genloci.com

◆产品说明

水盘抑菌剂是由 Genloci 自主研发的专门针对细胞培养箱水盘的污染控制的抑菌剂，能维持水盘无菌状态 1 个星期，特别对于顽固真菌有很强的清除和抑制作用，且通过抑制培养箱水盘内细菌、真菌的生长，可有效防止细胞的污染，从而减少由于细胞污染带来的人力、财力、时间方面的浪费。

◆产品内容

Cat. No.	产品名称	规格
GP5029	水盘抑菌剂 (Tray Cleaner)	20mL

◆储存方式

常温，置阴凉处保存。

◆保质期

2 年。

◆使用方法

1. 将培养箱水盘内壁清除干净，推荐使用 75%酒精或者 细胞房除菌剂 (GP5028) 清理。

2. 按照 1:500 加入到水盘水体中 (高压灭菌水)。推荐使用量：每 1L 水内加 2 mL 水盘抑菌剂，一周更换一次。

※注意事项：

- (1) 操作时，穿戴适当的防护服和手套。
- (2) 水盘抑菌剂原液若与皮肤、眼睛接触，应立即用大量的清水冲洗，不要延误，必要时应立即就医。
- (3) 水盘抑菌剂用灭菌水稀释使用。

