

培养箱除菌剂 (Incubator Cleaner) 说明书

(Cat. No. :GP5027, Protocol No. PT181206-1, Nov. 2016)

(仅供科研使用)

南京市汉中门大街 301 号 01 栋 13 层 A 座

电话: +86-25-66776730

传真: +86-25-66776701

邮编: 210036

网址: www.genloci.com



订购&技术咨询

客服/订购	技术支持
Telephone: +86-25-66776730	Telephone: +86-18066095106
Fax: +86-25-66776701	Fax: +86-25-66776701
Web: www.genloci.com	Web: www.genloci.com
E-mail: sales@genloci.com	E-mail: service@genloci.com

◆产品说明

培养箱除菌剂具有很强的抑菌功能，可用于培养箱的污染控制，通过清除培养箱内细菌、真菌及其孢子，可有效防止细胞的污染，从而减少由于细胞污染带来的人力、财力、时间方面的浪费。

◆产品内容

Cat. No.	产品名称	规格
GP5027	培养箱除菌剂 (Incubator Cleaner)	480mL

◆储存方式

常温，置阴凉处保存。

◆保质期

2年。

◆使用方法

1. 移除细胞后，直接对细胞培养箱的隔板、内壁喷洒适量，也可倒出少许，将脱脂棉球浸泡后擦拭使用。

2. 建议一周处理一次，配合吉锐生物的培养箱水盘抑菌剂（GP5027）使用效果更佳。遇污染爆发时期，如梅雨季节等，可适当增加用量。

※注意事项：

- （1）操作时，穿戴适当的防护服和手套操作。
- （2）处理后，培养箱密封 20-30 min 后再使用。
- （3）避免直接接触皮肤、眼睛，一旦接触，应立即用大量的清水冲洗，不要延误。

