

退火缓冲溶液(10X)

(Cat. No. :GP0124/GP0125, Protocol No. :PT161110-1, Nov. 2016)

(仅供科研使用)

南京市汉中门大街 301 号 01 栋 13 层 A 座
电话: +86-25-66776730
传真: +86-25-66776701
邮编: 210036
网址: www.genloci.com



订购&技术咨询

订购&技术咨询	
客服/订购	技术支持
Telephone: +86-25-66776730	Telephone: +86-18066095106
Fax: +86-25-66776701	Fax: +86-25-66776701
Web: www.genloci.com	Web: www.genloci.com
E-mail: sales@genloci.com	E-mail: service@genloci.com

◆ 产品说明

退火缓冲溶液(10X) 专门适用于小片段(5-500bp) 单链 DNA 的杂交反应, 获得更优质的杂交双链 DNA 片段。

◆ 使用说明

推荐反应体系:

正链 Oligo(10 μ M)	5 μ L
负链 Oligo(10 μ M)	5 μ L
ddH ₂ O	8 μ L
退火缓冲溶液(10X)	2 μ L
	<hr/>
	20 μ L

将以上体系瞬时离心后, 置于 PCR 仪中 95 $^{\circ}$ C 孵育 3min, 孵育后自然冷却至 block 温度降至 40 $^{\circ}$ C 以下。后续 10 μ L 连接体系中 5-15kb 大小的线性化载体加 40ng, Hybridized dsDNA (from 上述 20 μ L 反应体系) 加 1 μ L。

◆ 运输方式:

冰袋运输。

◆ 储存方式:

-20 $^{\circ}$ C 可保存 12 个月。

