



Qubit RNA BR Assay kit 产品使用说明书

产品描述

Genetic Qubit RNA BR Assay kit 具有灵敏度高、耐受性好、易于使用和适用范围广等特性。本试剂盒包括分析缓冲液和 DNA 标准品以及核酸染料。实验时,只需简单配置 Working Solution 试剂, 然后使用荧光计读取浓度。本实验在室温下 (在室温 22-28 度条件下, 本试剂盒使用效果最佳), 本试剂盒对常见的污染物,如盐, 游离核苷酸,溶剂,洗涤剂,或蛋白质均有良好的耐受性。

订购信息

产品名称	产品编号	规格
Qubit RNA BR Assay Kit	120501	100 次
Qubit RNA BR Assay Kit	120502	500 次
Qubit RNA BR Assay Kit	120503	1000 次

产品组分

编号	组分名称	浓度	产品编号/规格	
			120501	120502
1205A	RNA BR Buffer	1X	50ml	250ml
1205B	RNA BR Standard 1	0 ng/μL in TE buffer	1ml	1ml
1205C	RNA BR Standard 2	10 ng/μL in TE buffer	1ml	1ml
1205D	RNA Reagent	200X	0.25ml	1.25ml

运输和保存方法

室温运输, 2-8°C避光干燥保存, 有效期 12 个月。

适用荧光计

Qubit 2.0 Fluorometer

Qubit 3 Fluorometer

Qubit 4 Fluorometer

Flex Fluorometers

酶标仪

定量操作流程

1. 荧光计的标准品校准

对于每个检测，您可以选择运行一个新的校准或使用以前校准的值，一般不用每次检测都做标准品的校准，2 周左右校准一次即可。每次更换新的试剂盒的时候，必须进行一次校准。

2. Working Solution 的配置

2.1 按照每个检测 199 μ l Buffer 吸取相应体积的 Buffer 到 EP 管总，按照每个检测 1 μ l 加入 RNA reagent，震荡混匀。

注意：由于试剂容易吸附到玻璃表面，要在塑料容器中配制，推荐使用 pp 材质的 EP 管或者离心管。对于 Working Solution 试剂，需用铝箔包住或放置暗处，2-8 $^{\circ}$ C 避光保存。

3. 准备样品和标准品

3.1 准备容量为 0.5ml 的薄壁透明检测管，推荐使用本公司配套的 Qubit 专用检测管。Qubit RNA BR Assay kit 需要两个标准品。

3.2 标记管盖。正确标记每个标准品试管的盖子。

3.3 分别添加 10 μ l 的 Qubit RNA BR Standard#1 和#2 到对应的标准品试管。

3.4 添加 1-20 μ l 样品到对应的样品试管

3.5 将 Qubit RNA BR Working Solution 试剂添加至每个试管，使得每个试管的容积最终是 200 μ l。

注意:最终每个试管中容积是 200 μ l。每个标准品管需 190 μ l 的 Working Solution，每个样品管需要 180-199 μ l 的 Working Solution。不要在玻璃容器中混合实验溶液。

3.6 摇动混合 5 秒。注意不要产生泡沫，短暂离心。

3.7 让所有试管在室温下孵育 2 分钟。

4. 定量检测

启动荧光计，选择 RNA BR 菜单，进行检测并读取结果具体操作请参考对应的荧光计用户手册。

5. 结果分析