

北京睿诚永创科技有限公司

数显恒温水浴锅使用说明书

在使用仪器前，请仔细阅读仪器使用说明书中操作说明，以确保正确和安全的使用该仪器。在使用过程中，请严格遵守安全操作说明的规定。

一、产品简介

恒温水浴锅用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂、浸渍药品和生物制品，也可用于水浴恒温加热和其他温度试验，是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、生化试验室、分析室、教育科研的必备工具。

二、特点：

- 1、工作室水箱选材不锈钢，有优越的抗腐蚀性能。
- 2、温控精确，数字显示，自动控温。
- 3、操作简便，使用安全。
- 4、带有磁力搅拌加速水温均匀（HH-8有此功能）。

三、技术指标

型号 指标	RC-HH-1	RC-HH-2	RC-HH-4	RC-HH-6	RC-HH-8
孔数	1孔	2孔	4孔单列 4孔双列	6孔单列 6孔双列	8孔双列
加热功率	300W	600W	800W	1500W	1800W
熔丝管	4A	6A	10A	10A	10A
温控范围	室温-100℃				
温控精度	≤±0.5℃/				
温升速度	由室温升至沸点≤70分钟				
搅拌功率	3-6W(HH-8有此功能)				
工作电源	AC220V 50Hz /				

使用环境	环境温度：5°C-40°C：相对湿度：≤80%
------	-------------------------

四、使用前安全须知

- 1、使用本产品前应仔细阅读全部使用说明书。
- 2、用户提供的电源插座的电器额定参数应大于机器的电器额定参数，并有良好的接地措施。
- 3、本机在高温使用时，人体不要直接接触仪器的上部，以免烫伤。
- 4、电线、插头损坏或电气设备故障，应有专业人员修理。使用生产厂家未推荐的附件会造成一定的质量问题。
- 5、更换保险丝，一定要先切断电源。

五、操作说明

- 1、有搅拌功能的水浴锅，请将水浴锅的网板取出，将白色的搅拌子置放于水箱长度和宽度的中心位置，置上网板，(HH-8 有此功能)。
- 2、往水箱注入适量的自来水，最少应高于加热管 10cm。
- 3、使用操作说明，见仪表使用说明书。
- 4、打开搅拌开关，使水箱内的水温更均匀(HH-8 有此功能)。
- 5、使用结束后，请将控温表设定值调至最小。

六、注意事项

- 1、不要在高温和阳光直射的地方使用。
- 2、严禁在正常工作的时候移动机器。
- 3、严禁物体撞击机器。
- 4、勿让儿童接近，以防发生意外。
- 5、在更换熔断器前应先确保电源已切断。
- 6、禁用金属物或硬物擦洗机器，应使用软布擦洗。

7、严禁机器供电电压超高或过低，应为 $\sim 220V \pm 10\%$ 。

七、运输、贮存

- 1、运输过程中应轻拿轻放，防止破坏内部结构。
- 2、存放时堆层高为 6 层，不得加高。
- 3、贮存房间应保持干燥通风，防止受潮。